

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.



PRECAUCIONES ⚠

- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No uses ni almacenes el dispositivo en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- Mantén el equipo alejado de fuentes de calor.
- No apuntes la luz LED directamente hacia los ojos.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- No dejes conectado el microscopio durante periodos prolongados.
- No intentes abrir ni reparar el producto.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

ENSAMBLE

1 Coloca el microscopio en el sujetador del soporte.

2 Ajusta la posición del soporte y fija la apretando el tensor.

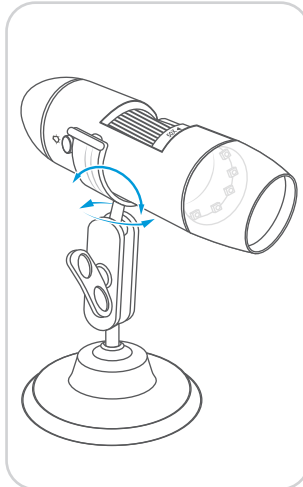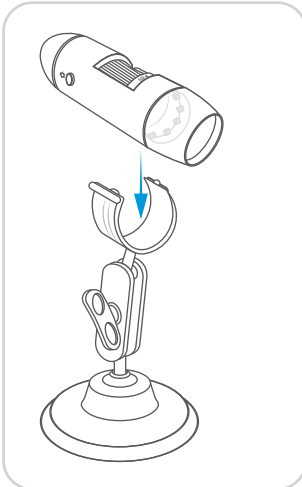


Procura que la perilla de ajuste de zoom quede arriba.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V $\overline{-}$ (x USB)


Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN

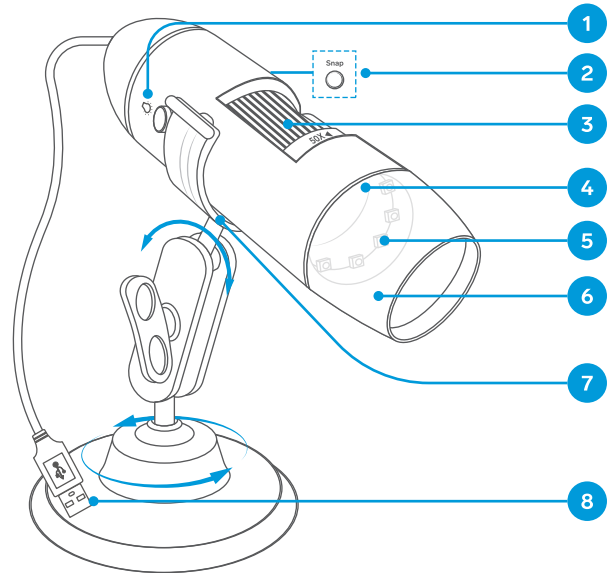


- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Ajuste de iluminación | 5. Iluminación LED |
| 2. Captura de foto | 6. Cubierta protectora de lente |
| 3. Ajuste de zoom (aumento) | 7. Sujetador |
| 4. Lente | 8. Cable con plug USB |

Hoja de verificación de calibración

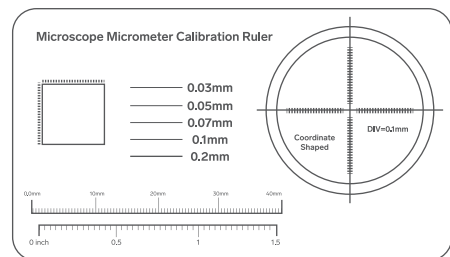


MODO DE USO

1 Conecta el microscopio en un puerto USB de tu computadora.

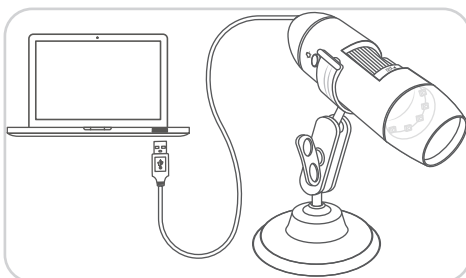


2 Abre la aplicación libre de Windows Cámara.

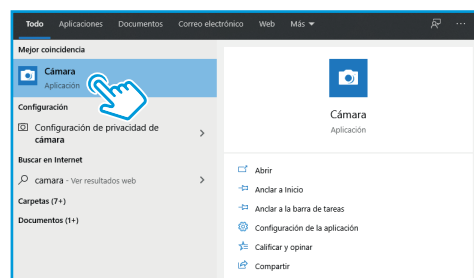


MODO DE USO

- 3 Elige la opción **Cambiar cámara**, para seleccionar la cámara alterna (microscopio).

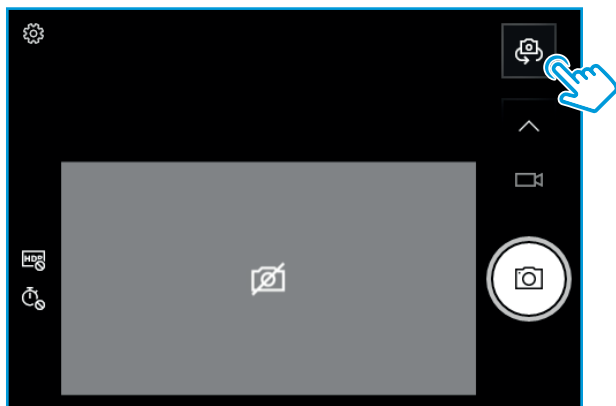

- 4 Ajusta la iluminación o apágala, presionando repetidamente el botón .

- 5 Reduce el aumento al mínimo (todo a la izquierda), y después ve aumentándolo (a la derecha) poco a poco, hasta que la imagen se enfoque.

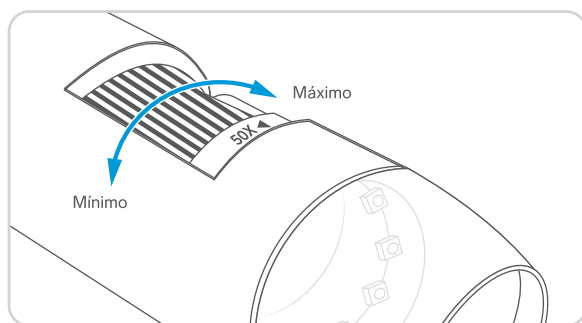


- 6 Presiona el botón **Snap**, para tomar una captura instantánea.

Dependiendo de la aplicación o programa de visualización, este botón puede o no funcionar.

Apaga la iluminación LED del microscopio y desconéctalo si ya no lo usarás.

Calibración

Coloca la hoja de verificación debajo del microscopio y, según el segmento que deseas enfocar, ajusta la distancia del lente a la marcada en la hoja. Este deberá verse nítido.

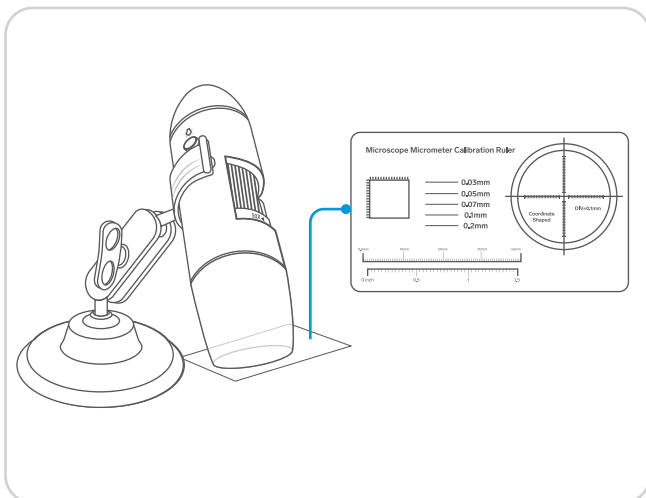

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: **Microscopio digital USB**

Modelo: **MICROSCOPIO-100**

Marca: **Steren**



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor

Domicilio

Fecha de entrega

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes (55) 15 16 60 00